



丽春红染液

货号	规格
BTYA0328	100mL

产品介绍

丽春红（Ponceau S）也称猩红，可以用于PVDF膜、硝酸纤维素膜（nitrocellulose membrane）和醋酸纤维素膜（cellulose acetate membrane）上的蛋白的检测。丽春红带负电荷，可以与带正电荷的氨基酸残基结合，同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合，从而形成红色的条带。丽春红染色的灵敏度不及考马斯亮蓝染色。丽春红对蛋白的染色是可逆的，染色后可以用蒸馏水，PBS或其它适当溶液洗去。

储存条件 常温保存，4℃保存可延长产品保质期。

注意事项

- 1、丽春红可用于检测联结于NC膜及PVDF膜上的蛋白质，不能用于Nylon膜
- 2、为了您的健康和安全，请穿实验服和佩戴一次性手套。